


Anleitung Probenversand

Allgemein gilt es nach Möglichkeit frische Kulturen und keine gekühlten (4°C) Isolate zu verwenden


Bakterien / Pilze auf Nährböden

- Agar-Platten mit Parafilm verschliessen
- Platte beschriften / zu identifizierende Kolonie kennzeichnen
- verpacken und absenden*

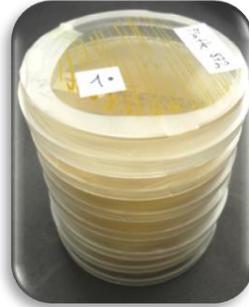

Bakterien als Suspension in 70%-Ethanol

- Tube mit Drehverschluss verwenden
- 1-2 Loops einer Bakterienkolonie in 100-200 µl 70% Ethanol überführen (sichtbares Pellet)
- mit Probenbezeichnung versehen
- verpacken und absenden

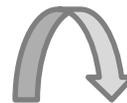

Pilze

- Röhrchen mit Drehverschluss verwenden
- 1 cm² Probenmaterial ausstechen
- in Röhrchen überführen
- mit Probenbezeichnung versehen
- verpacken und absenden*



*Deklaration: Biologischer Stoff B UN3373